

文件名: Aquion离子色谱仪简明操作贴士	文件号: CNSVC-TAS-WI-CMD315(1)
文件类型: Work Instruction	部门: China Service T&A
	参考文件: ICS 1100 1600离子色谱仪操作注意事项-201512

Aquion 离子色谱仪简明操作贴士

适用范围

适用于 Aquion 离子色谱仪。

开机过程

1. 打开氮气总阀，将分压调至 0.2Mpa，再调节离子色谱仪上的减压表指针为 3~6 psi 左右（如未配置氮气分压装置，请忽略此步骤）；
2. 打开 Aquion 电源；
3. 打开 AS-DV 电源（如未配置 AS-DV，请忽略此步骤）；
4. 打开 RFC-30 电源（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）；
5. 开启电脑，启动仪器控制器；
6. 点击桌面上的 Chromeleon 7 图标进入软件；
7. 确认仪器联机状态是否正常；
8. 排除泵内气泡；
9. 开泵，设置流速；
10. 在 RFC-30 面板上，设置淋洗液浓度，开启 EGC 开关（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）；
11. 在 RFC-30 面板上，开启 CR-TC 开关（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）；
12. 开启抑制器电流。

关机过程

1. 关闭抑制器电流；
2. 关闭 CR-TC（如未配置 RFC-30 请忽略此步骤）；
3. 关闭 EGC（如未配置 RFC-30 请忽略此步骤）；
4. 关闭 RFC-30（如未配置 RFC-30 请忽略此步骤）；
5. 关闭泵；
6. 退出变色龙软件；
7. 关闭自动进样器电源；
8. 关闭仪器电源；
9. 关闭电脑电源；
10. 关闭氮气总阀（如未配置氮气分压装置，请忽略此步骤）。



赛默飞世尔科技售后服务部