

文件名: ICS 1100/1600离子色谱仪简明操作贴士	文件号: CNSVC-TAS-WI-CMD305(1)	
文件类型: Work Instruction	部门: China Service T&A	参考文件: ICS1600离子色谱仪开关机及日常维护注意事项201512

ICS 1100/1600 离子色谱仪简明操作贴士

适用范围

适用于 ICS 1100/1600 离子色谱仪。

开机过程

1. 打开氮气总阀，将分压调至 0.2Mpa，再调节离子色谱仪上的减压表指针为 5 psi 左右；（如未配置氮气分压装置，请忽略此步骤）
2. 打开 ICS 1100/1600 电源；
3. 打开 AS-DV 电源；（如未配置 AS-DV，请忽略此步骤）
4. 开启电脑，启动仪器控制器；
5. 点击桌面上的 Chromeleon 7 图标进入软件；
6. 确认仪器联机状态是否正常；
7. 排除泵内气泡；
8. 开泵，设置流速；
9. 打开 RFC-30；（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）
10. 在 RFC-30 面板上，开启 EGC 开关，设置淋洗液浓度；（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）
11. 在 RFC-30 面板上，开启 CR-TC 开关；（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）
12. 开启抑制器。

关机过程

1. 关闭抑制器；
2. 关闭 CR-TC；（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）
3. 关闭 EGC；（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）
4. 关闭 RFC-30；（如未配置 RFC-30，请忽略此步骤）
5. 关闭泵；
6. 退出变色龙软件；
7. 关闭仪器电源；
8. 关闭电脑电源；
9. 关闭氮气总阀。（如未配置氮气分压装置，请忽略此步骤）



赛默飞世尔科技售后服务部